

# 胶体金采集接口格式规范

(版本日期: 2024-7-1)

## 1. 二维码格式规范:

**规范:** 厂家标识,卡条编号(年份+自然序列号),检测项目标识值(最多6个)

**说明:** 三组数据,每组数据用英文逗号隔开,检测项目标识值用英文分号分隔。

**示例:**

单卡: SHFX,24000001,11

2联卡: SHFX,24000001,11;12

3联卡: SHFX,24000001,11;12;13

4联卡: SHFX,24000001,11;12;13;14

5联卡: SHFX,24000001,11;12;13;14;15

6联卡: SHFX,24000001,11;12;13;14;15;16

**解释:**

1) 厂家标识: 代表每个卡条厂家唯一溯源标识,对接时请联系上海复讯公司分配。

2) 卡条编号: 卡条编号由年份+自然序列号合并组成。前2位代表年份,如: 2024年写24, 2025年写25,依此例推;自然序列号由厂家自行决定位数,一般建议不超过6位数,如从000001开始递增即可,所有的卡条禁止重复编号。

3) 检测项目标识值: 检测项目名称所对应的标识值,标识值详见附件文档。

## 2. 条形码格式规范:

**示例:** 24000001

**解释:** 厂家可以自行编号,控制好长度即可,所有的卡条禁止重复编号。

**提示:** 因条形码无法包含厂家、检测项目信息,不推荐使用,后期会取消此方式对接。

## 3. 测试验证

厂家完成对接后,请在生产前进行二维码扫码测试验证,以免批量生产后无法扫码使用。

## 4. 技术支持

上海复讯农业科技有限公司

联系人: 罗工

QQ: 1905833965

联系电话: 13641729938

附件：

上海复讯（贵州、温州系统）胶体金检测项目编号对照表

表 1：种植业检测项目清单

| 序号 | 检测项目名称  | 标识值 |
|----|---------|-----|
| 1  | 4-氯苯氧乙酸 | 1   |
| 2  | 6-苄基腺嘌呤 | 2   |
| 3  | 阿维菌素    | 3   |
| 4  | 百草枯     | 4   |
| 5  | 百菌清     | 5   |
| 6  | 吡虫啉     | 6   |
| 7  | 丙环唑     | 7   |
| 8  | 丙溴磷     | 8   |
| 9  | 哒螨灵     | 9   |
| 10 | 啶虫脒     | 10  |
| 11 | 毒死蜱     | 11  |
| 12 | 对硫磷     | 12  |
| 13 | 多菌灵     | 13  |
| 14 | 多效唑     | 14  |
| 15 | 氟虫腈     | 15  |
| 16 | 腐霉利     | 16  |
| 17 | 甲拌磷     | 17  |
| 18 | 草甘膦     | 18  |
| 19 | 甲基对硫磷   | 19  |
| 20 | 甲基异柳磷   | 20  |
| 21 | 甲萘威     | 21  |
| 22 | 甲霜灵     | 22  |
| 23 | 涕灭威     | 23  |
| 24 | 克百威     | 24  |
| 25 | 灭多威     | 25  |
| 26 | 灭蝇胺     | 26  |
| 27 | 氰戊菊酯    | 27  |
| 28 | 噻虫胺     | 28  |
| 29 | 噻虫啉     | 29  |
| 30 | 噻虫嗪     | 30  |
| 31 | 噻菌灵     | 31  |
| 32 | 三唑磷     | 32  |
| 33 | 三唑酮     | 33  |

表 2：畜牧业/渔业检测项目清单

| 序号 | 检测项目名称 | 标识值 |
|----|--------|-----|
| 1  | 呋喃它酮   | 71  |
| 2  | 呋喃妥因   | 72  |
| 3  | 呋喃西林   | 73  |
| 4  | 呋喃唑酮   | 74  |
| 5  | 红霉素    | 75  |
| 6  | 环丙沙星   | 76  |
| 7  | 金霉素    | 77  |
| 8  | 克伦特罗   | 78  |
| 9  | 孔雀石绿   | 79  |
| 10 | 莱克多巴胺  | 80  |
| 11 | 链霉素    | 81  |
| 12 | 林可霉素   | 82  |
| 13 | 氯霉素    | 83  |
| 14 | 诺氟沙星   | 84  |
| 15 | 强力霉素   | 85  |
| 16 | 青霉素    | 86  |
| 17 | 庆大霉素   | 87  |
| 18 | 沙丁胺醇   | 88  |
| 19 | 沙拉沙星   | 89  |
| 20 | 替米考星   | 90  |
| 21 | 氧氟沙星   | 91  |
| 22 | 达氟沙星   | 92  |
| 23 | 氟苯尼考   | 93  |
| 24 | 阿苯达唑   | 94  |
| 25 | 阿莫西林   | 95  |
| 26 | 氟喹诺酮类  | 96  |
| 27 | 磺胺类    | 97  |
| 28 | 土霉素    | 98  |
| 29 | 金刚烷胺   | 99  |
| 30 | 己烯雌酚   | 100 |
| 31 | 甲氧苄啶   | 101 |
| 32 | 卡那霉素   | 102 |
| 33 | 喹乙醇    | 103 |

|    |             |    |    |               |     |
|----|-------------|----|----|---------------|-----|
| 34 | 杀螟硫磷        | 34 | 34 | 四环素类          | 104 |
| 35 | 霜霉威         | 35 | 35 | 西马特罗          | 105 |
| 36 | 水胺硫磷        | 36 | 36 | 烯酰吗啉          | 106 |
| 37 | 辛硫磷         | 37 | 37 | 甲砒霉素          | 107 |
| 38 | 溴氰菊酯        | 38 | 38 | 甲硝唑           | 108 |
| 39 | 氧乐果         | 39 | 39 | 地克珠利          | 109 |
| 40 | 乙草胺         | 40 | 40 | 地美硝唑          | 110 |
| 41 | 异丙威         | 41 | 41 | 地塞米松          | 111 |
| 42 | 异菌脲         | 42 | 42 | 氯丙那林          | 112 |
| 43 | 有机氯类        | 43 | 43 | 尼卡巴嗪          | 113 |
| 44 | 赤霉素         | 44 | 44 | 三甲氧苄氨嘧啶       | 114 |
| 45 | DDT         | 45 | 45 | 五氯酚酸钠         | 115 |
| 46 | 苯醚甲环唑       | 46 | 46 | 磺胺二甲基嘧啶       | 116 |
| 47 | 吡唑醚菌酯       | 47 | 47 | 安普霉素          | 117 |
| 48 | 地西泮         | 48 | 48 | 洛美沙星          | 118 |
| 49 | 二甲戊灵        | 49 | 49 | 培氟沙星          | 119 |
| 50 | 高效氯氟氰菊酯     | 50 | 50 | 重金属镉          | 120 |
| 51 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 51 | 51 | 泰乐菌素          | 121 |
| 52 | 甲氰菊酯        | 52 | 52 | 喹诺酮           | 122 |
| 53 | 腈菌唑         | 53 | 53 | 睾酮            | 123 |
| 54 | 联苯菊酯        | 54 | 54 | 氟节胺           | 124 |
| 55 | 氯吡脲         | 55 | 55 | 微囊藻毒素         | 125 |
| 56 | 氯氰菊酯        | 56 | 56 | $\beta$ -激动剂类 | 126 |
| 57 | 咪鲜胺         | 57 | 57 | $\beta$ -内酰胺类 | 127 |
| 58 | 啉霉胺         | 58 | 58 | 克拉霉素          | 128 |
| 59 | 拟除虫菊酯类      | 59 | 59 | 恩诺沙星          | 129 |
| 60 | 氯氟氰菊酯       | 60 | 60 | 三氯苯氧乙酸        | 130 |

备注：如需新增检测项目，请联系技术公司新增。

（版本日期：2024-7-1）